

3R**Anyty™****3R-MSV330**

携帯式デジタル顕微鏡 ViewTy

DIGITAL MOBILE MAGNIFIER MICROSCOPE

デジタルズーム
最大30倍

500万画素

USB
接続対応

手の平サイズの携帯式デジタル顕微鏡

本格的な顕微鏡と匹敵する倍率表示が可能な携帯式デジタル顕微鏡 MSV330。デジタルカメラのように手軽に撮影ができ、撮影した画像はSDカードに保存されます。エフェクト機能も充実でバリエーション豊富な撮影が可能!! USBケーブルでパソコンと接続、大きな画像でリアルに再現できます。

手の平サイズ



手の平サイズの携帯式デジタル顕微鏡



3R-MSV330


製品説明

1	電源ボタン	このボタンを押すと顕微鏡が起動します。起動中に約 2 秒長押しすると電源をオフにします。
2	レンズ	対象物を観測するためのレンズです。
3	倍率ダイヤル	倍率や焦点を調整するためのダイヤルです。
4	ズームホイール / シャッター	撮影中にこのホイールを左右に倒すとデジタルズームの調整が可能です。またホイールを押し込むと写真の撮影、動画の撮影開始 / 終了の操作を行います。
5	モードボタン	静止画の撮影 / 動画の撮影切替えるボタンです。スライドショー中等では次の項目へ移動します。
6	LED ボタン	レンズ横の LED の明るさを 4 段階から切替えることが出来ます。またスライドショー中等では前の項目へ移動します。
7	メニュー / 削除	撮影中にこのボタンを押すと設定メニューを表示します。またスライドモード中は表示されているデータを削除することが可能です。
8	プレビューボタン	撮影中に押すと撮影データのプレビューが可能です。もう一度押すとサムネイルで撮影データの一覧が表示されます。サムネイル表示中にプレビューボタンを押すと撮影モードに戻ります。
9	SDカードスロット	撮影データを保存するための SD カードをセットします。最大 16GB の SDHC までが使用可能です。
10	USBスロット (miniUSB B)	SD カードのデータをパソコンなどに転送するために付属の USB ケーブルを接続します。

製品仕様

センサー	500万画素COMSセンサー
レンズ	高感度レンズ
光源	高照度白色LED x4
シャッタースピード	1/2000秒 (最小時)
光学ズーム	10倍、17倍
デジタルズーム	最大30倍
焦点	マニュアルフォーカス
焦点範囲	0.5cm~5.0cm
ホワイトバランス	自動
静止画形式	JPEG
静止画保存サイズ	VGA(640x480) 1.3M(1280x960) 3.0M(2048x1536) 5.0M(2560x1920)
動画形式	AVI
動画保存サイズ	QVGA(320x240) VGA(640x480)
内蔵液晶	2.7インチ TFTカラー液晶(320x240)
保存媒体	SD/SDHCカードスロット(最大16GB)
外部接続	USB2.0
電源	アルカリ乾電池x4
駆動可能時間	電池1セットあたり、最大静止画120枚分
動作可能温度	0℃~45℃
動作可能湿度	85度以下
外形	約115x65x24.6mm(LxWxH)
重量	約70g(バッテリー除く)
USB接続動作要件	Windows XPSP3以上、Vista、7/MAC OS10.4以上

様々なシーンで活躍

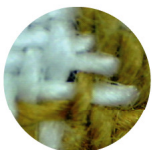


繊維



植物



昆虫

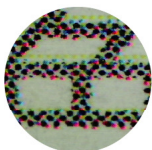

印刷物

製造販売元



スリー・アールシステム 株式会社

3R SYSTEMS CORP.

本社 / 〒812-0893 福岡市博多区那珂 5 丁目 8 番 11 号
 ●サポート用アドレス: info@3rrr.co.jp ●ホームページ: http://www.3rrr.co.jp
 TEL.092-441-4056 FAX.092-441-4077

www.anyty.com

詳しくはWEBまで



販売店

